

삼성 바이오에피스 Shaking Incubator 온습도,CO2 보정방법

제조사 Kuhner

모델 ISF1



보정방법 ① 해당 셋팅값의 안정화 확인 후 보정 실시

② 전원을 끄고, △,▽ 화살표 버튼을 3초간 동시에 누른다.

(화면 좌측 하단부분에 ㉟ 표시가 나타남)

③ 우측 전원 버튼 옆 위,아래 버튼중 위 □ 버튼을 누르면 메뉴가 나타남

(Configuration → Adjust → 해당 값 입력 후 보정)

보정 완료 후 back으로 이동, ㉟표시가 나타난 화면으로 이동

④ △,▽ 버튼을 3초간 동시에 눌러 ㉟ 표시를 제거한 후 전원 버튼을 클릭 전원 ON 시킨다.